

- DropBox (サンガーシーケンス解析) -  
**サンプル無料回収サービス**

**週末も納品！土曜 / 祝日<sup>\*1</sup>でも解析 & データ納品**

簡便、迅速、高品質！ ジーンウィズの受託解析サービス

回収エリア付近なら、利用しない手はない。

**回収エリア：豊中、吹田、茨木**



※現在は対象地域内の特定の施設で運行しています。運行対象ではない施設の場合もございますが、お気軽にご相談下さい。

**3つの特長**

**1. 簡便**

回収用の箱や袋にサンプルと注文書を入れるだけ  
**梱包も集荷依頼も不要！**

**2. 無料**

1チューブから回収  
**いつでも送料無料！**

**3. 迅速**

月～金回収  
**翌日夕方～データ納品！**

■ 詳しくは裏面をご覧ください



DropBox：箱状の入れ物。



Sack：袋状の入れ物。



\*1 回収日の詳細は DropBox 添付のカレンダーでご確認ください。

\*2 初回プロモーションご利用方法：GENEWIZ アカウント登録の上、システムからご注文ください。プロモーションコード入力欄に“GAFs6kJP”と入力。6,600円引きのお見積が表示されます。ご確認の上、ご注文を確定してください。  
(ご利用条件：初回注文時適用。1回のご注文に限り使用可能。1Labあたり2回(アカウントまで)。端数は請求、原則定価で計算。)

※ご希望のお客様には、所在地情報をもとに、集荷のタイムテーブルをご連絡させていただきます。  
COVID-19 感染防止・予防の観点から、非接触で回収できる場所への設置をお願いしております。

## ■ サービスと価格

| サービス名          | 1~47 反応    | 48~93 反応   | 94 反応以上    | 納期                   | 補足                            |
|----------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------|
| プレミックス         | 715 円 / 反応 | 440 円 / 反応 | 385 円 / 反応 | 原則翌日夕方* ~ 順次報告となります。 | 1 反応から注文可能。ご注文時の反応数で単価が決まります。 |
| 特殊プロトコル (追加料金) | 495 円 / 反応 | 440 円 / 反応 | 330 円 / 反応 |                      | 解析困難配列が含まれる反応にのみ、任意で適用可能。     |

\* サンプルが午前着の場合、原則当日午後より順次報告。サンプルが午後着の場合、原則当日深夜より順次報告。

## ■ 調製方法

| サンプルタイプ      | テンプレート長 (全長)     | テンプレート量    | プライマー量                      | テンプレート + プライマーの総量  |
|--------------|------------------|------------|-----------------------------|--|
| プラスミド        | < 6 kb           | 約 500 ng   | 25 pmol<br>(5 μM の溶液を 5 μL) | 15 μL<br>(ユニバーサルプライマー利用時は、テンプレート DNA のみを 10 μL としてご提出ください) |
|              | 6 - 10 kb        | 約 800 ng   |                             |  |
|              | > 10 kb          | 約 1,000ng  |                             |  |
| PCR 産物 (精製済) | < 500 bp         | 約 10 ng    |                             |  |
|              | 500 - 1,000 bp   | 約 20 ng    |                             |  |
|              | 1,000 - 2,000 bp | 約 40 ng    |                             |  |
|              | 2,000 - 4,000 bp | 約 60 ng    |                             |  |
|              | > 4,000 bp       | プラスミドとして処理 |                             |  |

## ■ ご利用方法

- Step 1** ● アカウントをご登録ください。  
<https://www.genewiz.com/ja-JP> より
- Step 2** ● DropBox ご利用希望のご連絡をください。  
メール: DNASeqJP@genewiz.com / TEL: 03-6628-2950  
回収サービスの運行可否については、検討後ご連絡いたします。
- Step 3** ● DropBox.No. を決定し、ご連絡します。
- Step 4** ● ご指定の場所に回収箱 DropBox (袋) を設置いたします。  
接触を避けるために [共有スペース] あるいは [研究室や居室の扉の外] への設置をお願いしています。
- Step 5** ● Web にてご注文ください。  
① ご注文情報入力: サービスタイプ、DNA・プライマー情報等  
② お見積金額を確認  
③ サンプルの提出画面にて  
1. マイドロップボックスから選択  
2. ご利用の Box.No. ○○を選択  
3. カレンダーから回収日の指定も可能  
④ PO 番号には発注番号あるいは注文者氏名入力、利用規約を確認の上、チェック  
⑤ 【提出】 ボタンをクリックして注文書を印刷  
初回ご利用時などマイドロップボックスを選択できない場合は、弊社 (03-6628-2980) までご連絡ください。
- Step 6** ● 注文番号ごとにサンプルと注文書を同封し、DropBox (袋) に入れてください。準備完了!! 自動的に弊社回収員が伺います。

### ■ サンプルの提出画面



- **締め切り時間について**  
地区ごとに「注文締め切り時間」と「サンプル投函締め切り時間」が設定されております。別途お知らせいたします。締め切り時間以降は翌回収日の回収となります。
- **回収日の指定について**  
回収日の指定が可能です。サンプルの提出画面で「サンプル提出予定日を変更する」からご指定ください。

## 日本ジーンウィズ株式会社

〒142-0043 東京都品川区二葉二丁目9番15号  
NFパークビルディング 4階  
TEL. 03-6628-2950 FAX. 03-6628-2951  
E-mail. DNASeqJP@genewiz.com

[www.genewiz.com/ja-JP](http://www.genewiz.com/ja-JP)

取扱店・代理店記入欄

GA009FL-R1-2105TC